





Инструкция по настройке принтера этикеток ZEBRA ZD410 для корректной печати штрих-кодов проб.


Для корректного чтения штрих-кодов лабораторным оборудованием в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» специалисты рекомендуют выполнить следующие настройки принтеров

1. Установить для принтеров этикеток ZEBRA ZD410 драйвер от Seagull. Его можно скачать по ссылке:


<https://www.seagullscientific.com/support/downloads/drivers/zebra/download/>

Процесс установки прост:

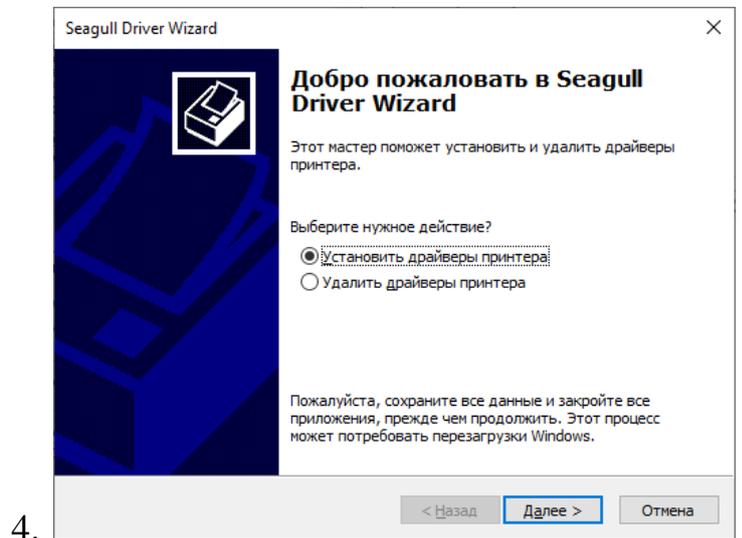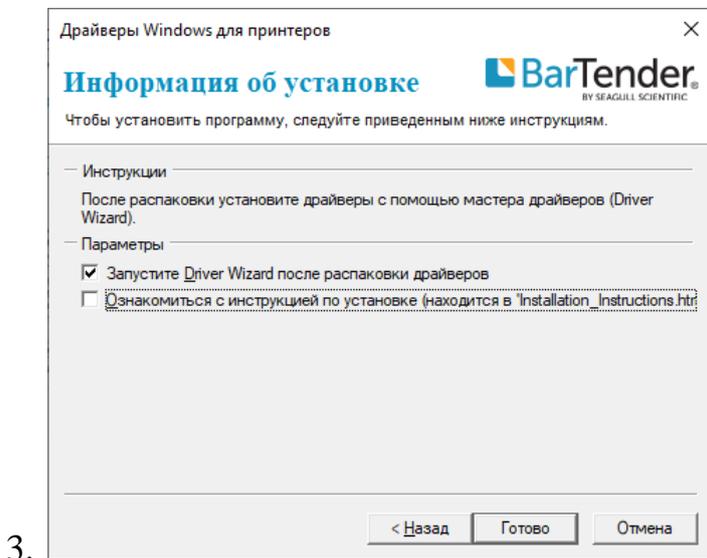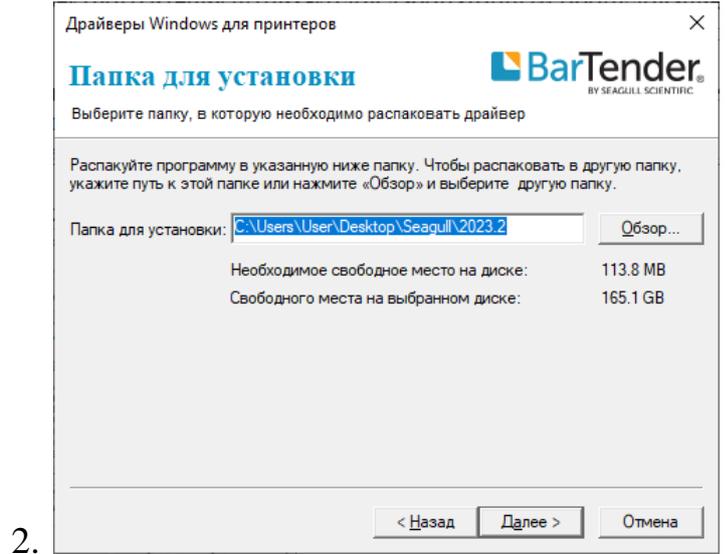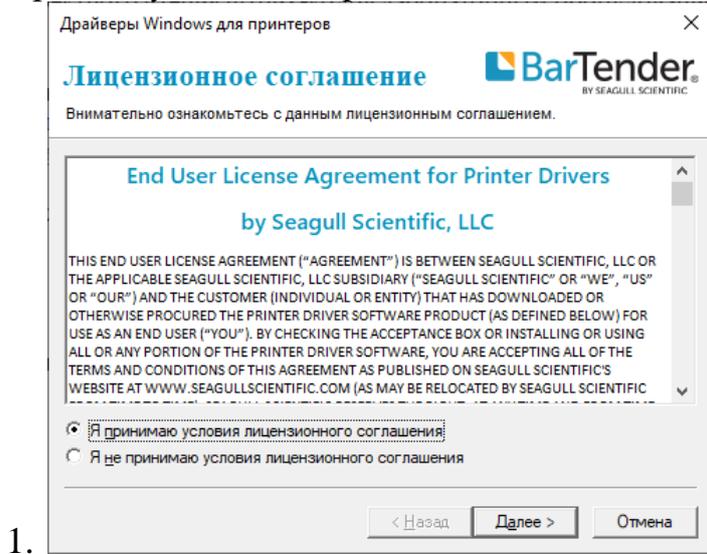


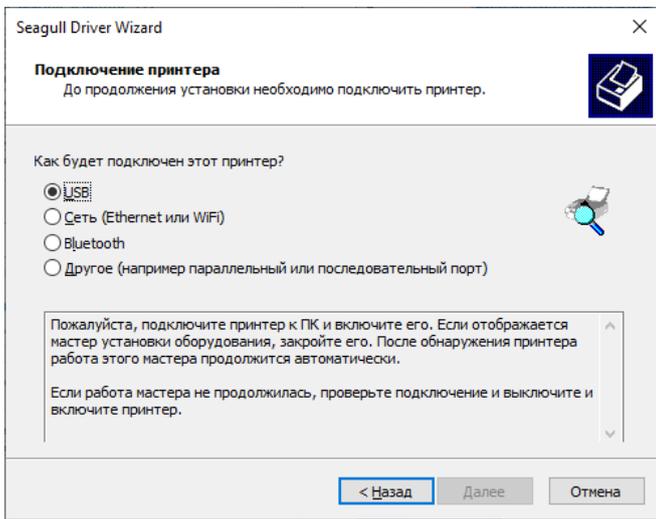


5.

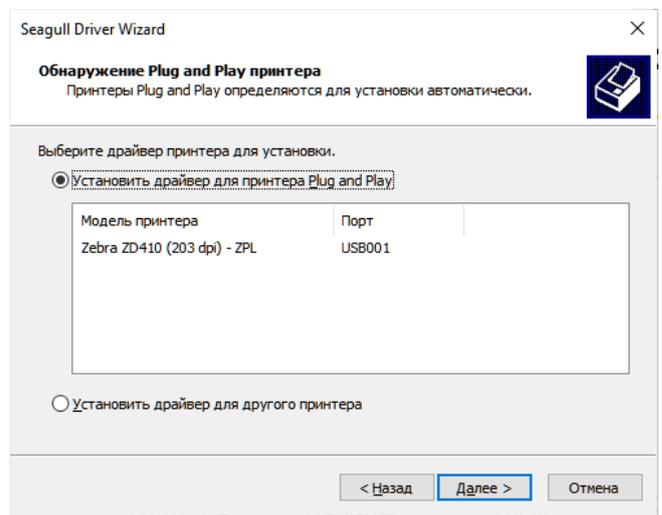


6.

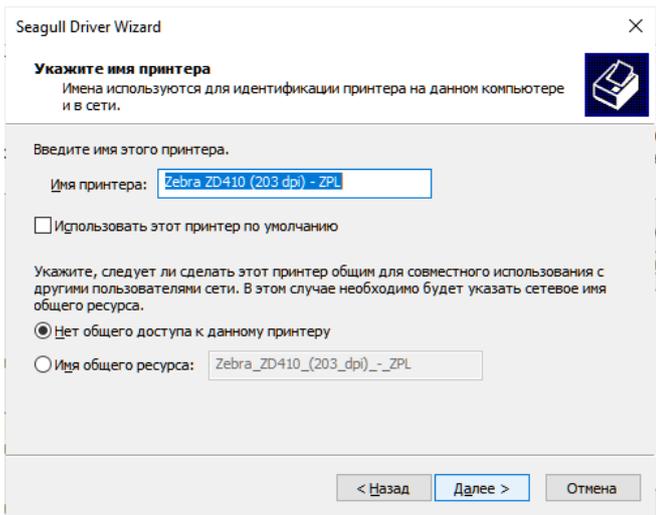


7.

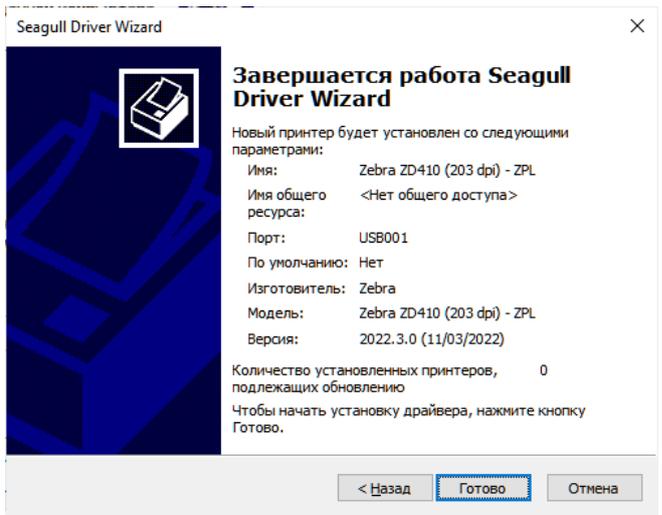

8.

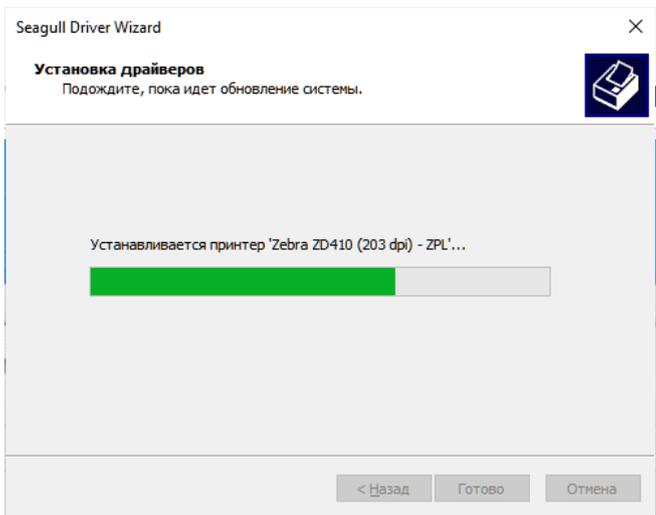


9.

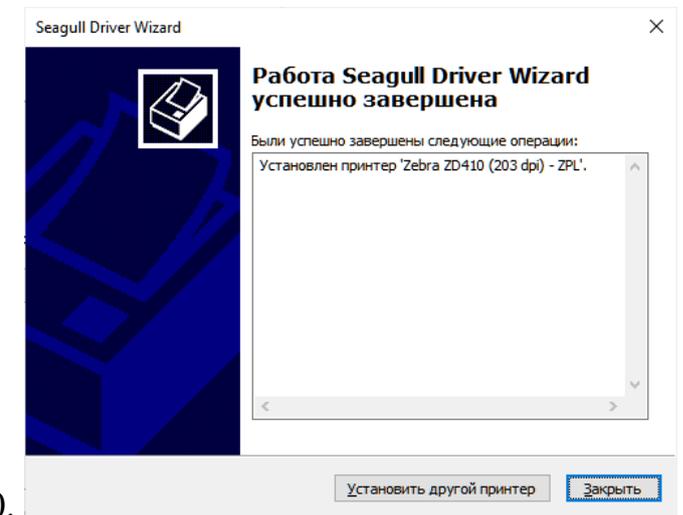


10.

Если процессе установки будет предложено выбрать модель принтера – выбирайте номер своей модели, оканчивающийся на «203dpi ZPL». Например – ZD410-203dpi ZPL.


Установите размер этикеток:

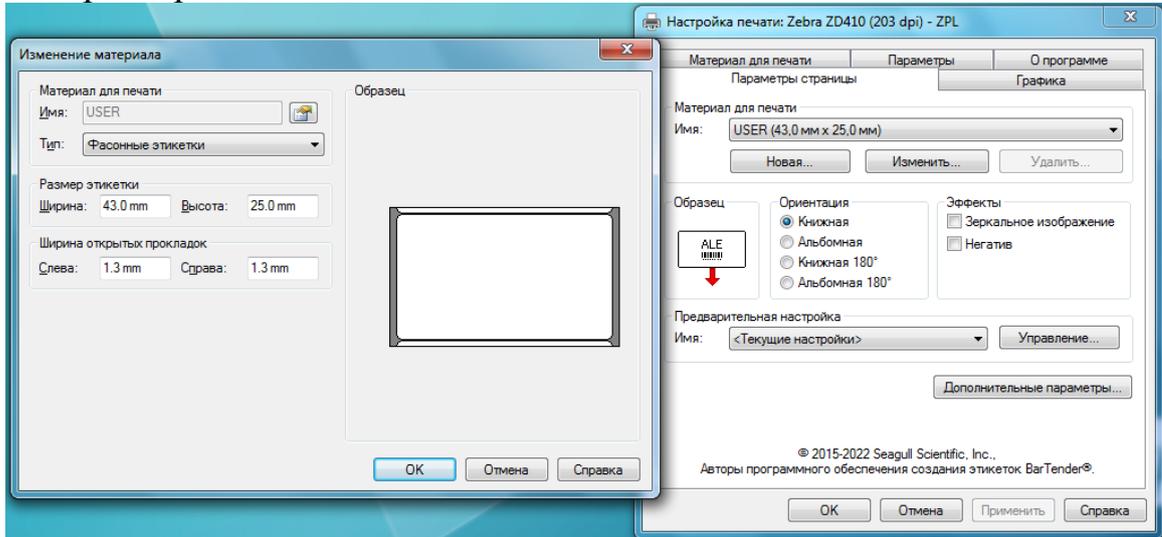

Настройте параметры сглаживания следующим образом:

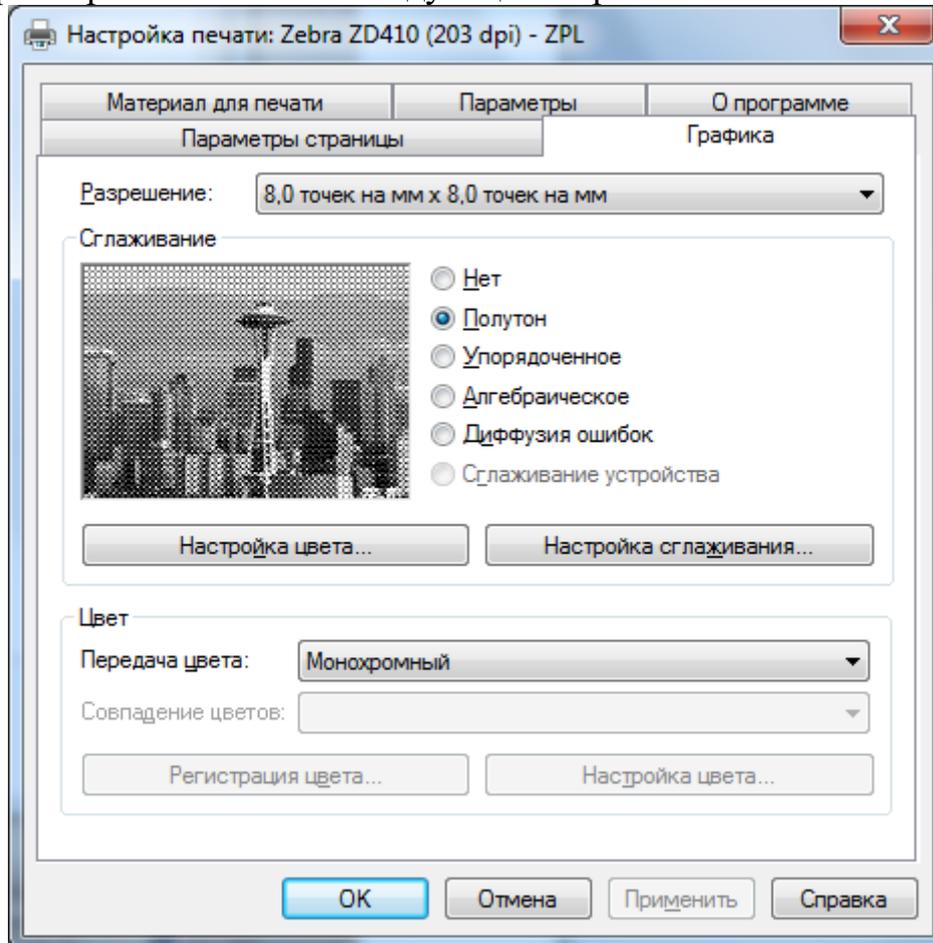

2. Настройки другого драйвера, при которых печатается качественный ШК:

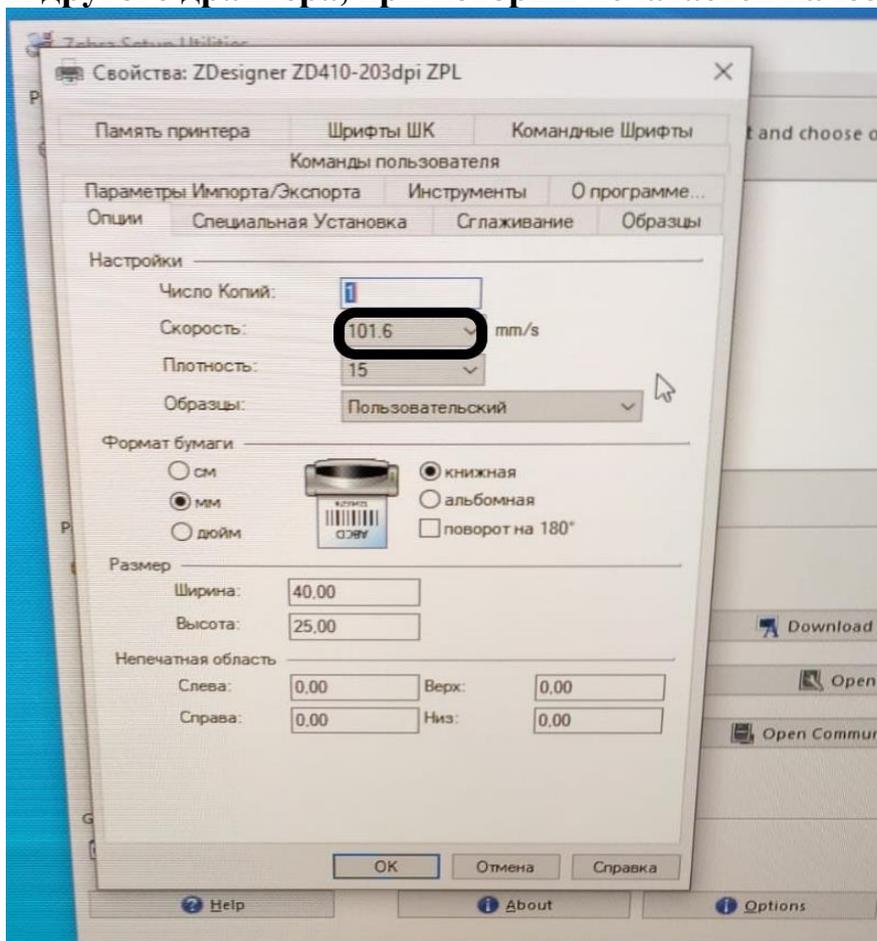

3. Отключить сглаживание:

